

# ドライバ & SK-Viewer画像表示ソフト インストール説明書

《130万画素USBカメラ ARTCAM 130SN 対応機種》

SKM-S20A-PC、SKM-S30A-PC、SKM-S31A-PC

《対応OS》

Windows XP、Vista、7（各32bit版のみ）



## 目次

Windows XP.....	3
Windows Vista.....	4
Windows 7.....	5
ドライバインストール確認方法.....	6
SK-Viewer画像ソフトインストール.....	7

## インストール前に必ずご確認下さい

- ・USBポートは2.0であること(インテル製CPU、USB2.0ポート内蔵品)


※USBポートは背面のポートを使用して下さい。

前面のUSBポートは内部で延長ケーブルを使用している場合がございます。  
不安定になりやすくインストールが上手く行われな場合がございます。


- ・CPUはIntel製 1.7GHz以上 Core2推奨
- ・32bit版であること(Windows Vista,7は要注意)  
※64bit版には対応していません。

# I Windows XP インストール


- ① 機種のCD-ROMをセットします。
- ② マイクロスコープをUSB2.0ポートへ接続します
- ③ “新しいウィザードが発見されました” と表示され、デバイスドライバのインストールが始まります。

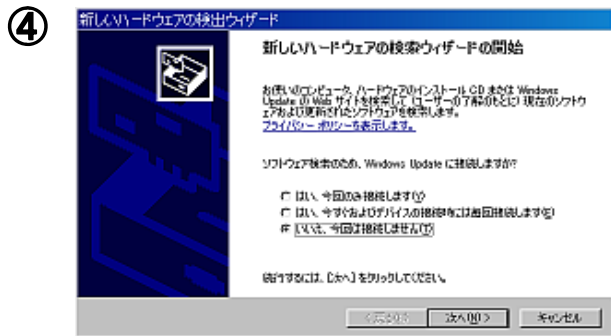

“いいえ、今回は接続しません” を選択 次へ

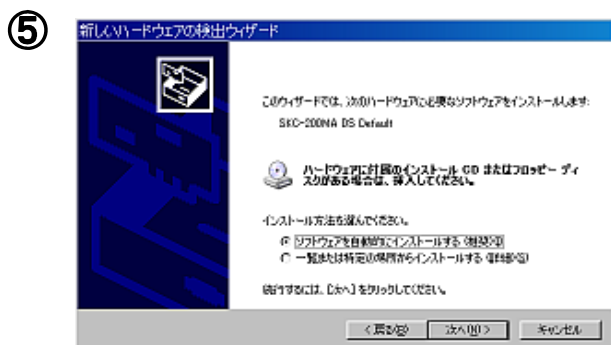

“ソフトウェアを自動的にインストールする” を選択 次へ

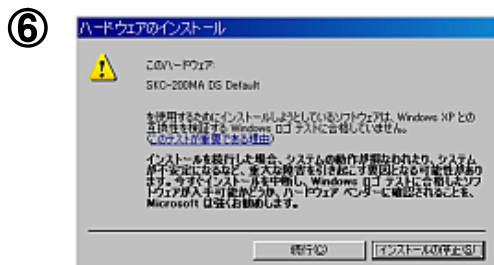

【続行】 をクリック




【完了】 を押して終了

終了


## II Windows Vista インストール

SAITOHKOUGAKU

- ① 機種別のCD-ROMをセットします。
- ② マイクロスコープをUSB2.0ポートへ接続します。
- ③ 自動でインストールが開始されます。  
“デバイスドライバをインストールしています”と表示されます。
- ④ デバイスソフトウェアのインストール  
“ソフトウェアのインストールを完了する”を選択。

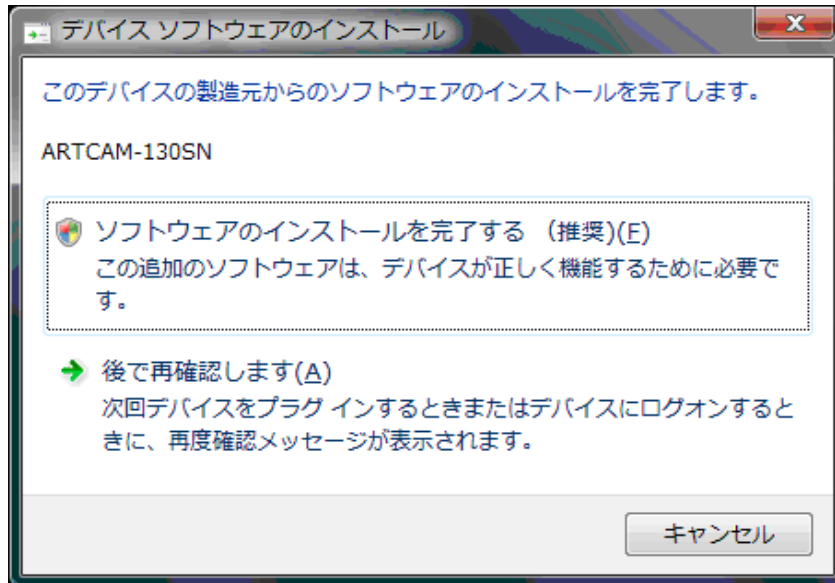

- ⑤ インストール完了  
“デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました”と表示されます。

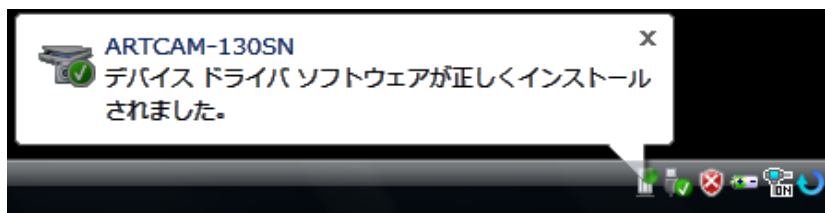

終了

## Ⅲ Windows 7 インストール

SATOHKOU

- ① 機種別のCD-ROMをセットします。
- ② マイクロスコープをUSB2.0ポートへ接続します。
- ③ 自動でインストールが開始されます。  
“デバイスドライバをインストールしています”と表示されます。
- ④ インストール完了  
“デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました”と表示されます。

**終了**

## IV インストールの確認方法

☆デバイスマネージャでインストールできているか確認できます。

◆Windows XPの場合


1. Windows「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリック
2. 「プロパティ」をクリック
3. 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック  
「デバイスマネージャ」が表示されます。

◆Windows Vistaの場合

1. Windows「スタート」ボタン→「コンピュータ」を右クリック
2. 「プロパティ」をクリック
3. コントロールパネルのシステムのウィンドウが開きます。  
左端の「デバイスマネージャ」をクリック
4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。

◆Windows 7の場合

1. Windows「スタート」ボタン→「コンピュータ」を右クリック
2. 「プロパティ」をクリック
3. コントロールパネルのシステムウィンドウが開きます。  
左端の「デバイスマネージャ」をクリック
4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。

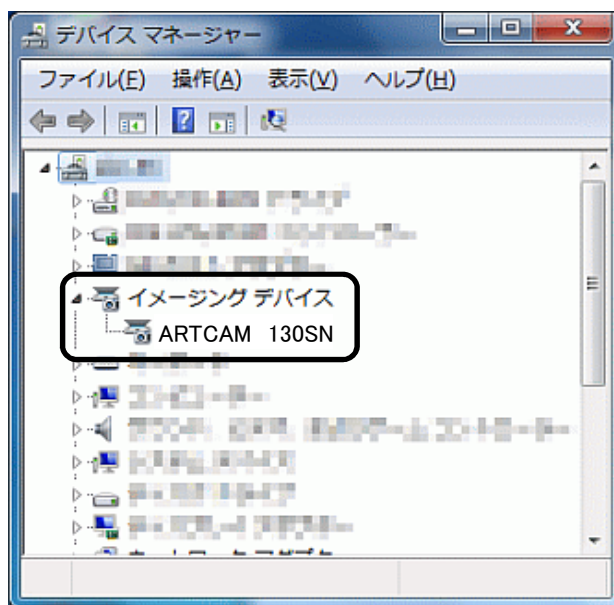


デバイスマネージャの中のイメージングデバイスの中に  
“ARTCAM 130SN”とあれば、インストールが完了しています。


もし、感嘆符などがついていた場合は、正しくインストールされておられません。  
その場合は、“ARTCAM 130SN”を右クリックし、“ドライバーの更新”を  
選択後、インストールを再度行ってください。

# V SK-Viewer画像ソフトのインストール


- ① 機種ごとのCD-ROMをセットします。
- ② スタートボタンを押して”ファイル名を指定して実行”をクリック  
(Windowsキーと”R”キーを同時に押しても起動します)

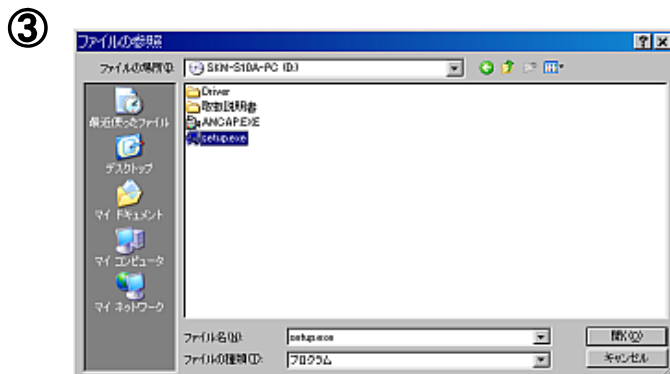


参照ボタンを押してCD-ROMドライブを指定し、  
Setup.exeを選択して【開く】ボタンを押す

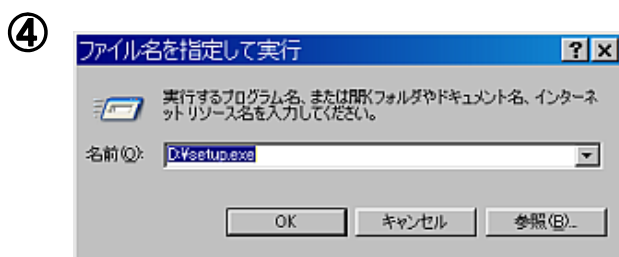


【OK】ボタンを押す

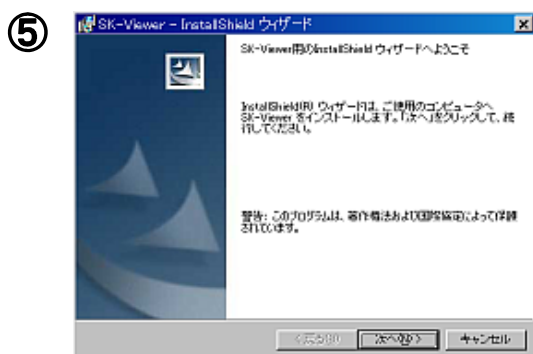

内容を読んで、【次へ】ボタンを押す

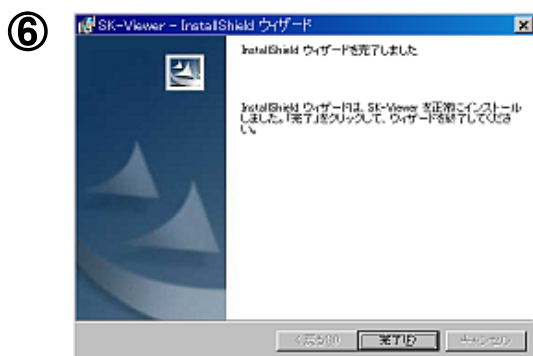

【完了】ボタンを押してインストール終了

- ⑦  デスクトップのアイコンをダブルクリックで起動開始

終了

## 齊藤光学株式会社

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町250番地 山田ビル1F

TEL:045-871-7767

FAX:045-871-7742

E-mail: sales@saitohk.jp

<http://www.saitohk.com>