

## SKM-Z200B-1、SKM-Z300B-1のインストールの手順

CD-ROMをセット

カメラは接続しないで下さい。



アプリケーションソフト SK-Viewer画像ソフトのインストール

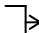
[詳細はこちら](#) P16

“CD-ROM” “setup.exe”を実行する

ドライバソフトのインストール

[詳細はこちら](#) Windows XP P5 Windows Vista P10 Windows 7 P14

“CD-ROM” “DirectShow(v1.00.2525)”フォルダ内  32bit版は“32bit”フォルダ “StStream\_x86.exe”を実行  
 64bit版は“64bit”フォルダ “StStream\_x64.exe”を実行

 その後、**カメラを接続**して、ウィザードに従ってインストール

カメラの調整値の設定

[詳細はこちら](#) P17

-1 SK-Viewerで調整値のレジストリを登録します。

-2 SK-Viewer起動後、



【設定ボタン】 “プロパティ”ウィンドウの【詳細設定】ボタン “読み込み/書き込み”のタグ

【インポート】ボタン選択 “CD-ROM”内の“ SKM-Z B-1.reg”を選択後【開く】ボタン

ウィンドウの中の“ SKM-Z B-1.reg”を選択 【インポート】ボタン選択 【読み込み】ボタン

【適用】ボタン 【OK】ボタン 終了

SKM-Z B-1.regはSKM-Z200B-1.reg又はSKM-Z300B-1.regです。

## 注意点

- ・【適用】ボタンの選択は、レジストリ(SKM-Z B-1.reg)の読み込みを行わないと選択できません。