

AMCAP(動画保存ソフト)使用方法


◆マイクロソフト社がサンプルとして配布している動画保存ソフト（AMCAP）を紹介いたします。

動画表示させる前に・・・

まず画像表示ソフトSK-ViewerもしくはSK-Measureでマイクロスコープの色の調整を行ってください。
(購入時のマイクロスコープ取り扱い説明書参照：色調整方法)

1.動画ソフトダウンロード

弊社ホームページ 「ソフトウェアダウンロード」「動画保存ソフトウェア」の
「AMCAPダウンロード」をクリックし、"AMCAP9.0.3.zip"^{※1}をダウンロードしてください。
"AMCAP9.0.3.exe"^{※1}を任意の場所にコピーします。

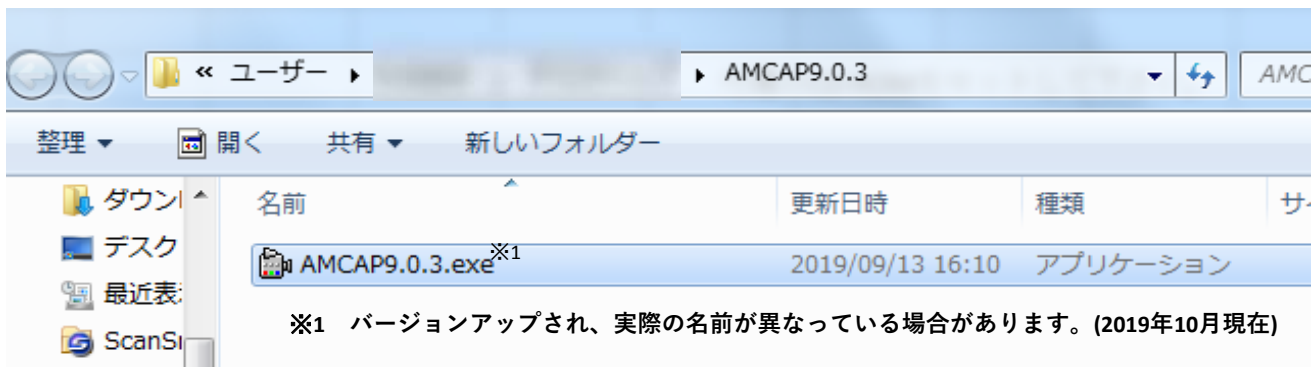


2.カメラ選択

"AMCAP9.0.3.exe"^{※1}をダブルクリックで起動してください。


画面が表示されます。[Devices]からご使用のマイクロスコープのカメラを選択します。

※2 カメラの名称確認はブログを参照してください。

<https://saitohk.exblog.jp/30376326/> 「出力サイズの変更方法」

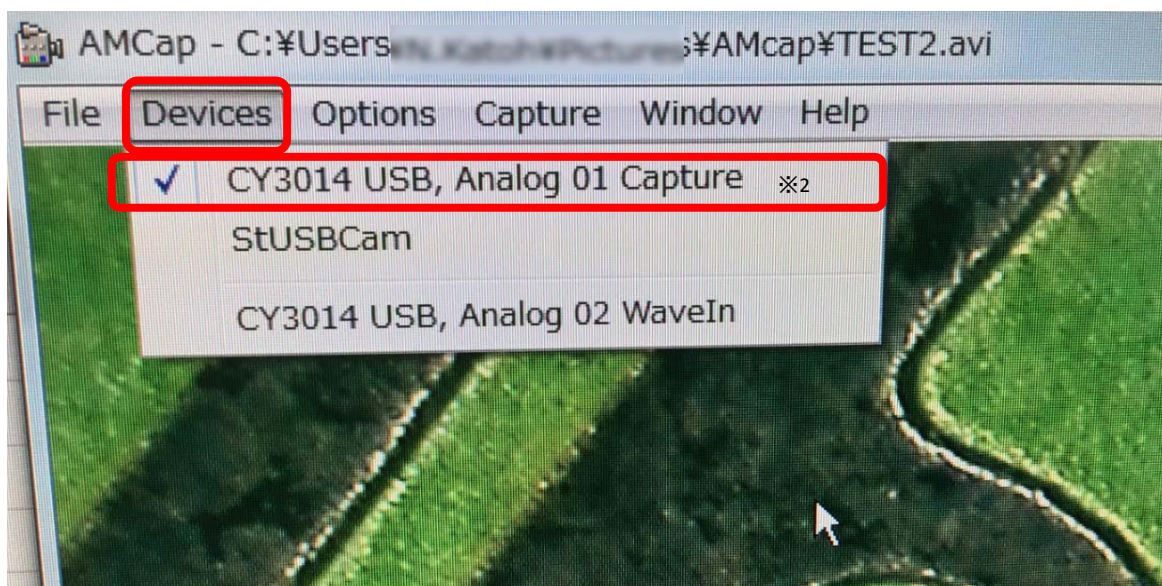


◇もし右記のようなメッセージが出ても、
"OK"をクリックして閉じてください。

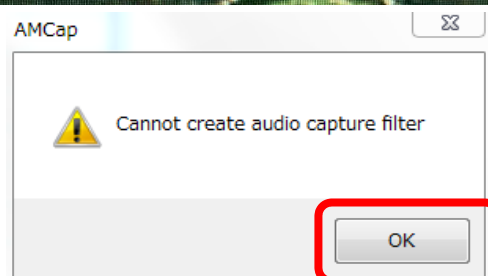

3.映像の確認

[Options]→[Preview]にチェックをすることで、カメラが写している映像を確認できます。

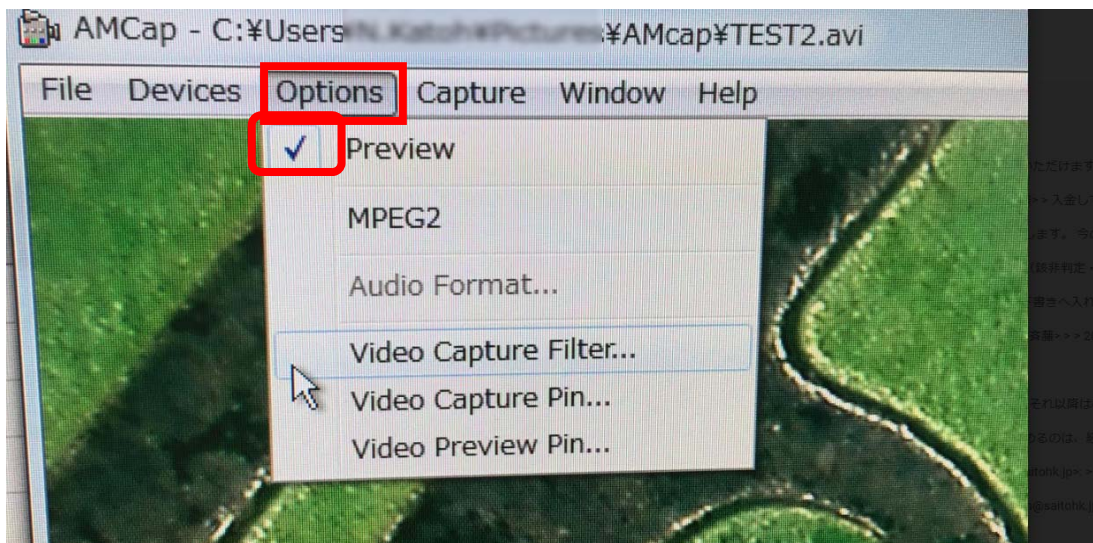



4.出力サイズの変更

[Options]→[Video Capture Pin]→”プロパティ”画面表示
”出力サイズ(S)のプルダウンから選択。

出力サイズにより画像表示速度が変わります。

出力サイズが低いと画像表示が滑らかになります。


出力サイズを変更したら、適用(A)をクリックします。

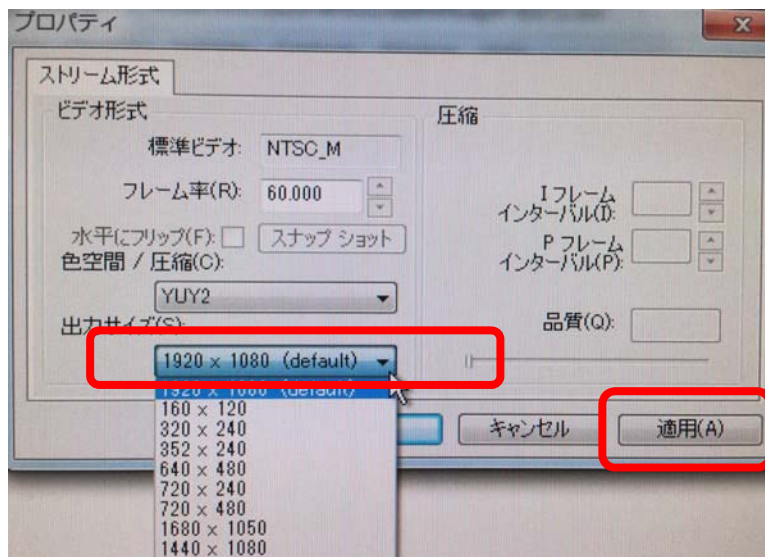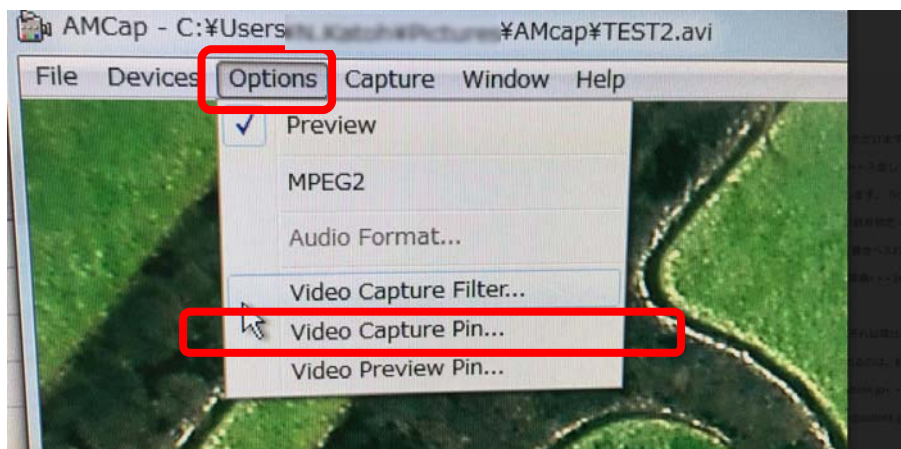

5.保存ファイルの設定


[File]→[Set Capture File]

任意のファイルを指定します。

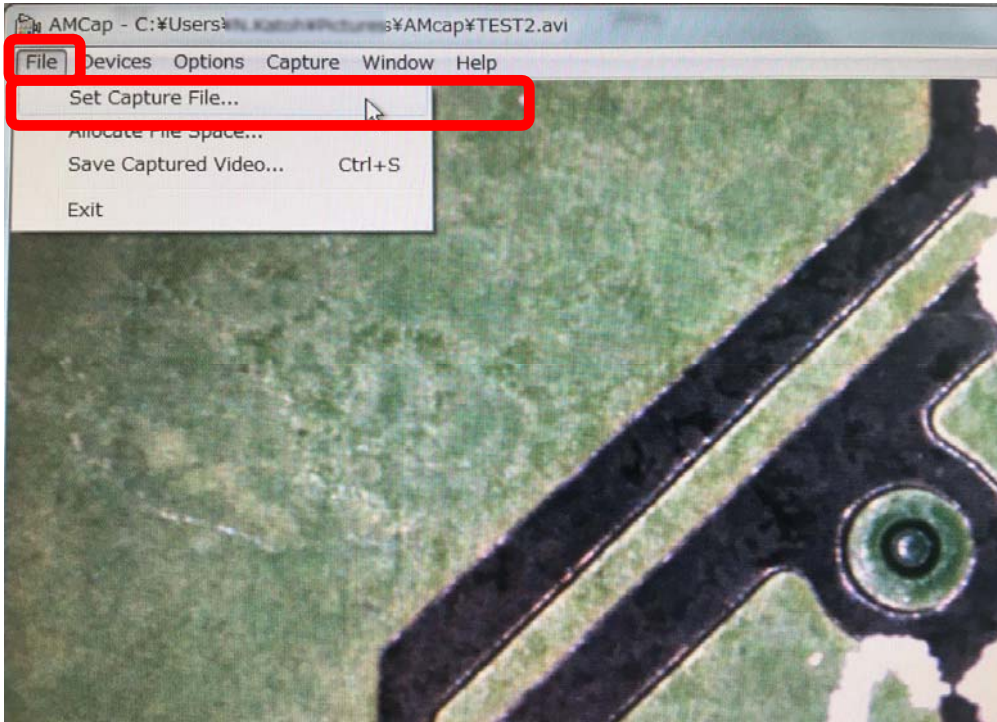


5.動画撮影の開始

[Capture]→[Start Capture]→"Ready to Capture"→[OK]クリック後、撮影が開始されます。

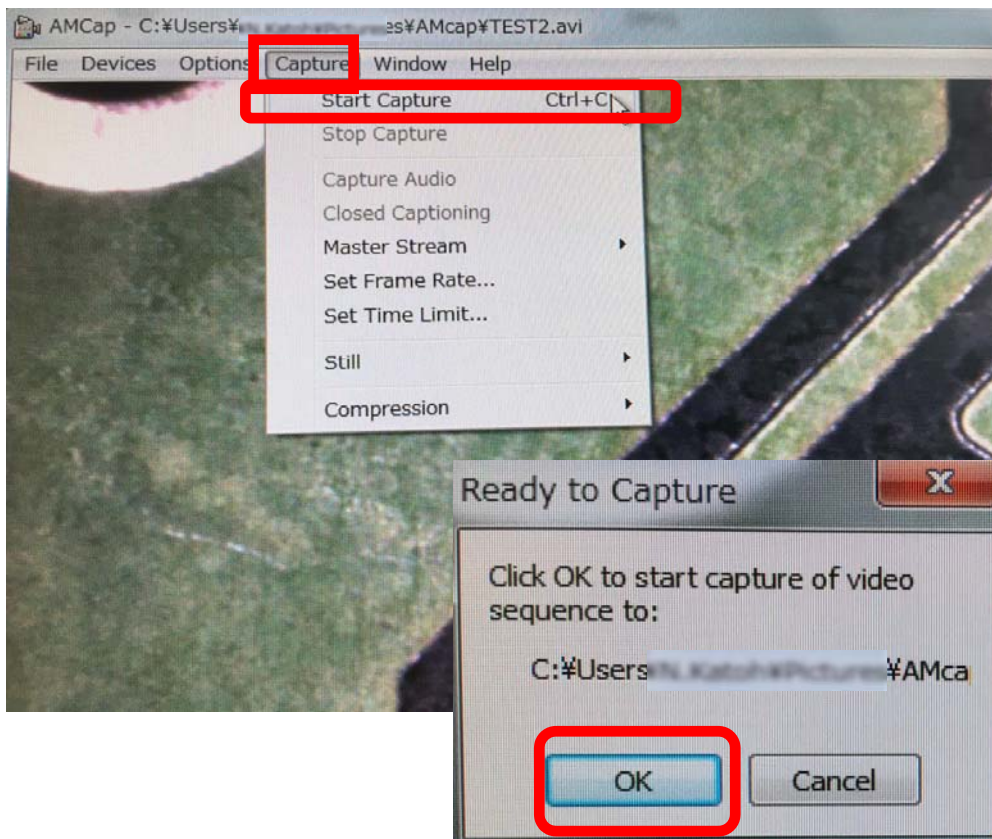

5. 動画撮影の終了

[Capture]→[Stop Capture] 撮影が終了されます。

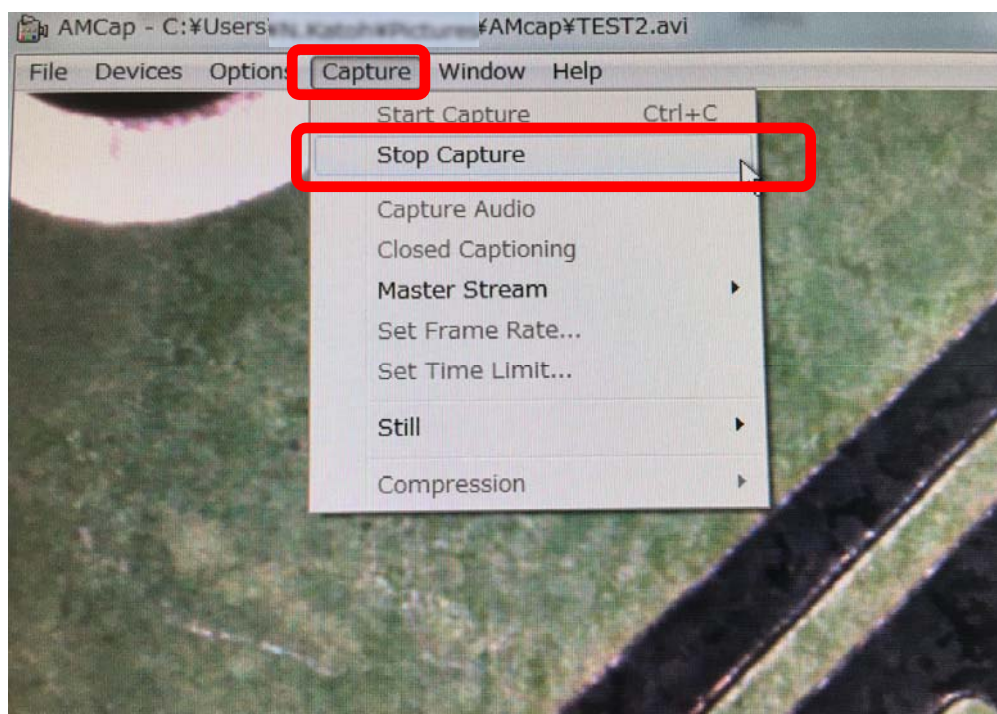

※撮影された動画ファイルの形式はavi形式です。