

ドライバ&アプリケーションソフトインストール

※複数のUSBポートで利用される場合は、USBポート毎にドライバーをインストールする必要があります。
※インストールの際は、管理者権限にて行ってください。

WindowsXP

※注意※ 指示があるまでマイクロスコープはパソコンに接続しないでください。

- 機種ごとのCD-ROMをセットする。
- ドライバソフトのインストール ※“日本語”が選択されている事を確認後“OK”ボタンを選択する。
“CD-ROM”→“StCamSWare(v3.05)”フォルダ内

→	32bit版は“32bit”フォルダ→“StStream_x86.exe”を実行
→	64bit版は“64bit”フォルダ→“StStream_x64.exe”を実行
- 内容を確認後“使用許諾契約の条項に同意します”を選択後、【次へ】を選択する。
その後ウィザードに従ってインストールする。
- 認証画面が表示 【続行】を選択し、その後完了します。
- マイクロスコープを認識させるため、USBをパソコンに接続すると、“新しいハードウェアの検出ウィザード”ウィンドウが表示されます。
※Windowsスタートボタン付近に“新しハードウェアが見つかりました”と表示されます。
- “ハードウェアの更新ウィザード”が表示されます。
“いいえ、今回は接続しません”を選択し【次へ】をクリックする。 ※この選択がない場合は7.へ
- “ソフトウェアを自動的にインストールする”を選択後、【次へ】を選択する。
- 認証画面が表示されます。【続行】を選択します。
- “新しいハードウェアの検索ウィザードの完了”と表示されます。【完了】をクリックし終了します。
※正常にインストールされたか確認してください。確認方法は P2です。
※SK-Viewerをインストール後、カメラの調整値の設定があります。

WindowsVista & Windows 7

※注意※ 指示があるまでマイクロスコープはパソコンに接続しないでください。

- 機種ごとのCD-ROMをセットする。
- ドライバソフトのインストール ※“日本語”が選択されている事を確認後“OK”ボタンを選択する。
“CD-ROM”→“StCamSWare(v3.05)”フォルダ内

→	32bit版は“32bit”フォルダ→“StStream_x86.exe”を実行
→	64bit版は“64bit”フォルダ→“StStream_x64.exe”を実行
- 内容を確認後“使用許諾契約の条項に同意します”を選択後、【次へ】を選択する。
- インストールの許可を求めてくるので 【インストール】を選択する。
- “InstallShieldウィザードを完了しました”と表示されます。その後【完了】をクリックし終了します。
- パソコンにUSBを接続し、認識させる。自動的に認識作業が始まる その後完了します。
※Windowsスタートボタン付近に“新しハードウェアが見つかりました”と表示され、
“デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました”と表示されれば完了
※正常にインストールされたか確認してください。確認方法は P2 です。
※SK-Viewerをインストール後、カメラの調整値の設定があります。

■ ドライバ&アプリケーションソフトインストール(続き)

■ ドライバインストールの確認

ドライバーが正常にインストールされたか確認します。

デバイスマネージャ→イメージングデバイスの中に、“STC-TC152USB”とあればインストールが完了しています。もし、感嘆符などがついていた場合は、正しくインストールされていません。

その場合は、“STC-TC152USB”を右クリックし、“ドライバーの更新”を選択後、インストールを再度行ってください。

※パソコンによっては“STC-TC152USB”の後に文字が追加されている場合があります。又は“sentech”と表示される場合もあります。

不明な場合は、ウィンドウを開いたままマイクロスコープのUSBを抜いてください。ウィンドウから消えた名前が対象となります。

デバイスマネージャの表示方法

◆Windows XPの場合

1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリックする。
2. 「プロパティ」をクリックする。
3. 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリックする。

デバイスマネージャの表示方法

◆Windows Vista&Windows 7の場合

1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」を右クリックする。
2. 「プロパティ」をクリックする。
3. 「コントロールパネルのシステムのウィンドウが開きます。左端の「デバイスマネージャ」をクリックする。
4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。