

# ドライバ & SK-Viewer 画像ソフト インストール方法

《145万画素USBカメラ STC-TC152USB 対応機種》

SKM-Z200B-1、SKM-Z300B-1

《対応OS》

Windows XP,Vista,7  
32bit 64bit版対応



# 目次

I	インストール手順	4
II	Windows XP	5
III	Windows Vista	10
IV	Windows 7	14
V	SK-Viewer画像ソフトインストール	16
VI	ドライバインストール確認方法	20

## インストール前に必ずご確認ください

- ・USBポートは2.0であること (インテル製CPU、USB 2.0ポート内蔵品)

USBポートは背面のポートを使用して下さい。

前面のUSBポートは内部で延長ケーブルを使用している場合がございます。  
不安定になりやすくインストールが上手く行われない場合がございます。

- ・CPUはIntel製 1.7GHz以上 Core2推奨

# I インストール手順

SATOHKOUGAKU

## SKM-Z200B-1、SKM-Z300B-1のインストールの手順

CD-ROMをセット

カメラは接続しないで下さい。

アプリケーションソフト SK-Viewer画像ソフトのインストール

[詳細はこちら](#) P16

“CD-ROM” “setup.exe”を実行する

ドライバソフトのインストール

[詳細はこちら](#) Windows XP P5 Windows Vista P10 Windows 7 P14

“CD-ROM” “DirectShow(v1.00.2525)”フォルダ内  $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow 32\text{bit版は“32bit”フォルダ “StStream_x86.exe”を実行} \\ \rightarrow 64\text{bit版は“64bit”フォルダ “StStream_x64.exe”を実行} \end{array} \right.$

その後、**カメラを接続**して、ウィザードに従ってインストール

カメラの調整値の設定

[詳細はこちら](#) P17

-1 SK-Viewerで調整値のレジストリを登録します。

-2 SK-Viewer起動後、



【設定ボタン】 “プロパティ”ウィンドウの【詳細設定】ボタン “読み込み/書き込み”のタグ

【インポート】ボタン選択 “CD-ROM”内の“ SKM-Z B-1.reg”を選択後【開く】ボタン

ウィンドウの中の“ SKM-Z B-1.reg”を選択 【インポート】ボタン選択 【読み込み】ボタン

【適用】ボタン 【OK】ボタン 終了

SKM-Z B-1.regはSKM-Z200B-1.reg又はSKM-Z300B-1.regです。

## 注意点

- ・【適用】ボタンの選択は、レジストリ(SKM-Z B-1.reg)の読み込みを行わないと選択できません。

## Ⅱ Windows XP(32bit 64bit) インストール

SAITOHKOUKAKU

### 作業内容


- ① ～ ⑬ ドライバソフトウェアをインストールします。  
 ⑭ ～ ⑱ マイクロスコープのカメラを認識させます。

### 手順

- ① 機種ごとのCD-ROM (ここではSKM-Z300B-1) をセットします。

**※注意※ カメラは接続しないで下さい。**

- ② 機種ごとのCD-ROM (ここではSKM-Z300B-1) をセットします。

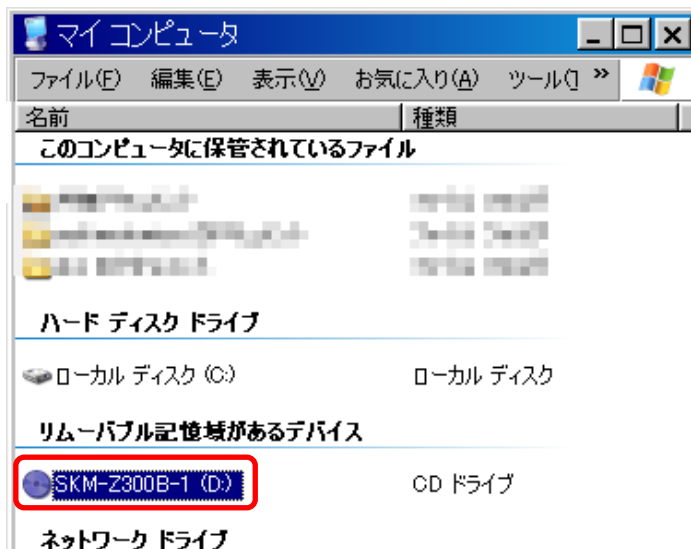


機種ごとのCD-ROM (ここではSKM-Z300B-1) をセットします。

- ③ “DirectShow(v1.00.2525)” のフォルダを開きます。



“DirectShow(v1.00.2525)” のフォルダを開きます。

- ④ 32bit版の場合  
 “32bit用” のフォルダを開きます。  
 64bit版の場合  
 “64bit用” のフォルダを開きます。

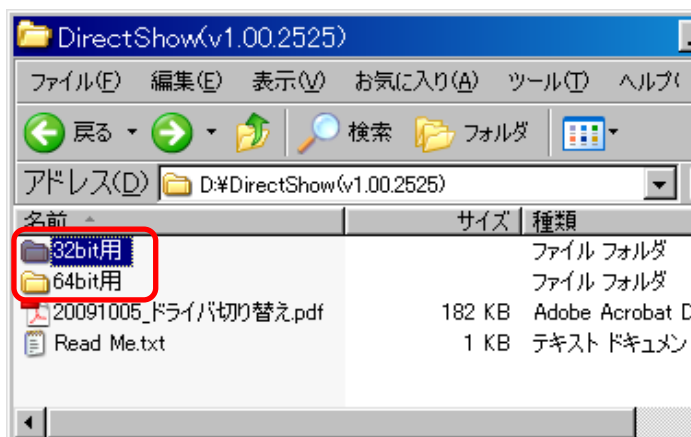

32bit版の場合

“32bit用” のフォルダを開きます。

64bit版の場合


“64bit用” のフォルダを開きます。

次ページへ

## Ⅱ Windows XP(32bit 64bit) インストール


SAITOHKOUGAKU

⑤

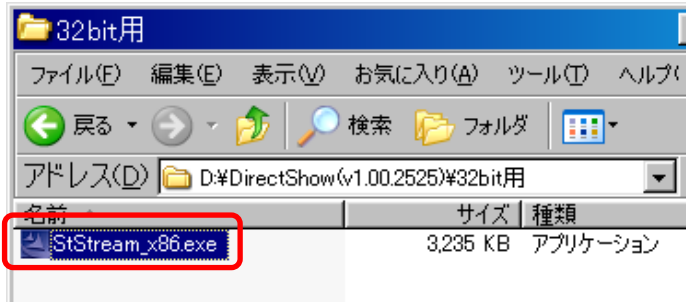


“ StStream\_x86.exe ” を起動します。

⑥

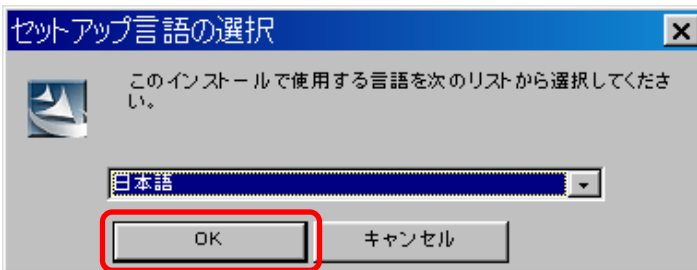


“ 日本語 ” が選択されている事を確認後【OK】ボタンを選択

⑦

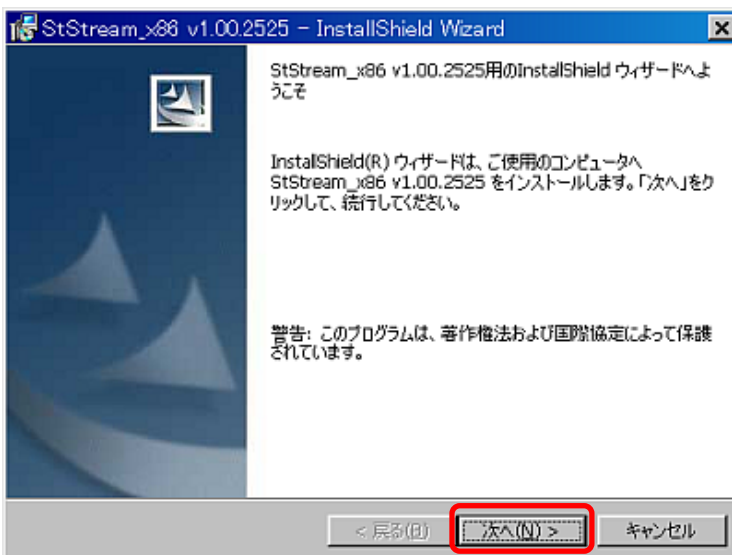

【次へ】を選択

⑧

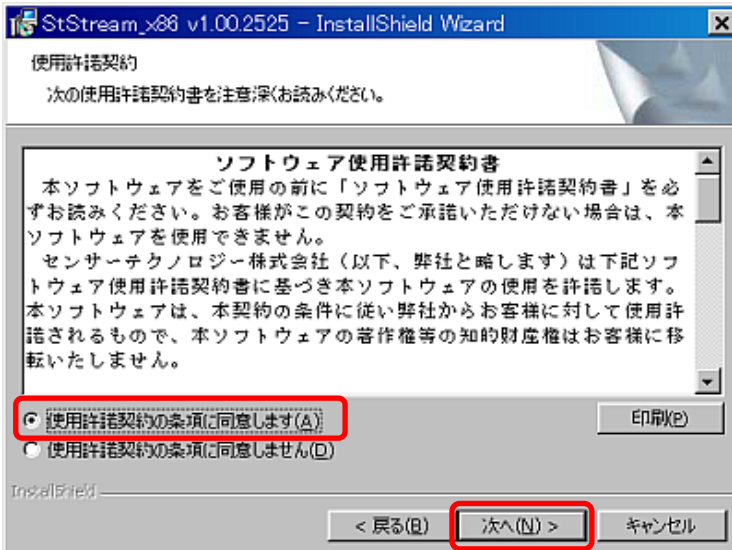


内容を確認後 “ 使用許諾契約の条項に同意します ” を選択後、【次へ】を選択。

次ページへ

## Ⅱ Windows XP(32bit 64bit) インストール


SAITOHKOUGAKU

⑨

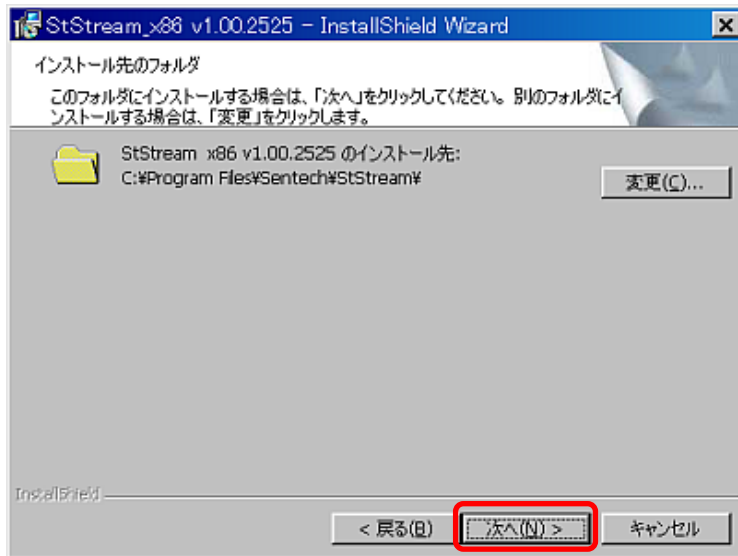


【次へ】を選択

⑩

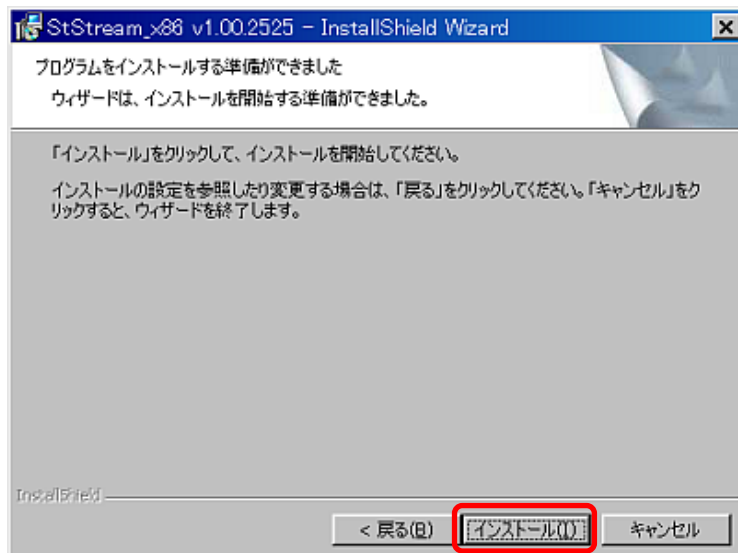

【インストール】を選択

⑪

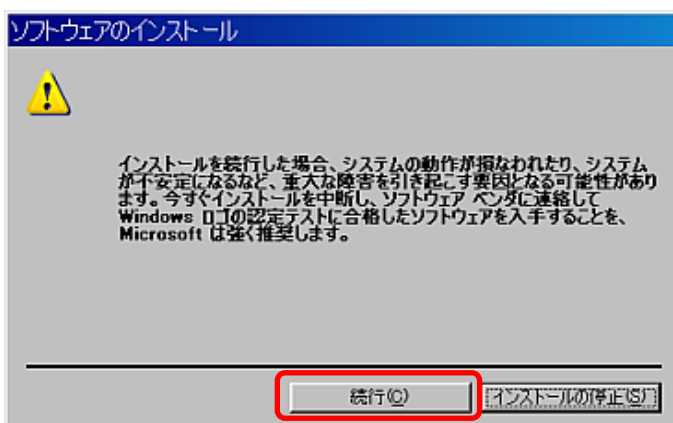

【続行】を選択

注意


【続行】を選択しないとインストールができません。

次ページへ

## Ⅱ Windows XP (32bit 64bit) インストール

SAITOHKOUKAKU


⑫

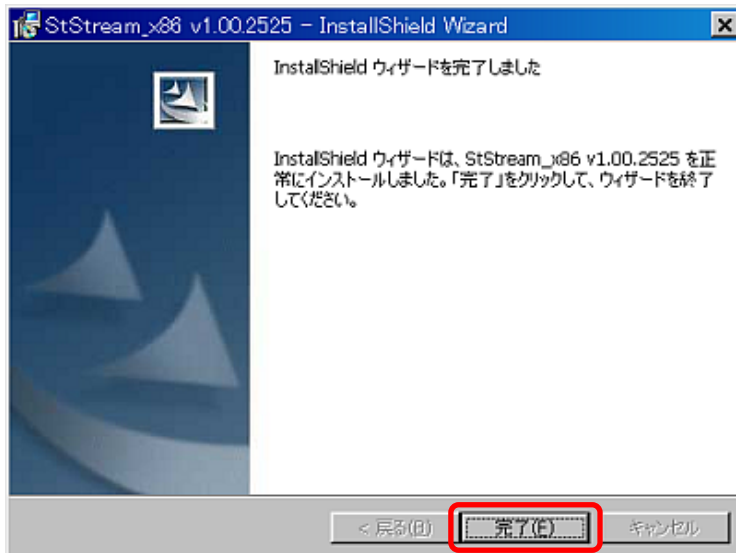

【完了】で終了


【完了】後、カメラを接続して下さい。

⑬

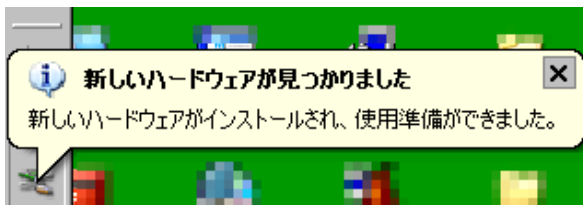


USBポート挿入後左記表示が現れます。

⑭

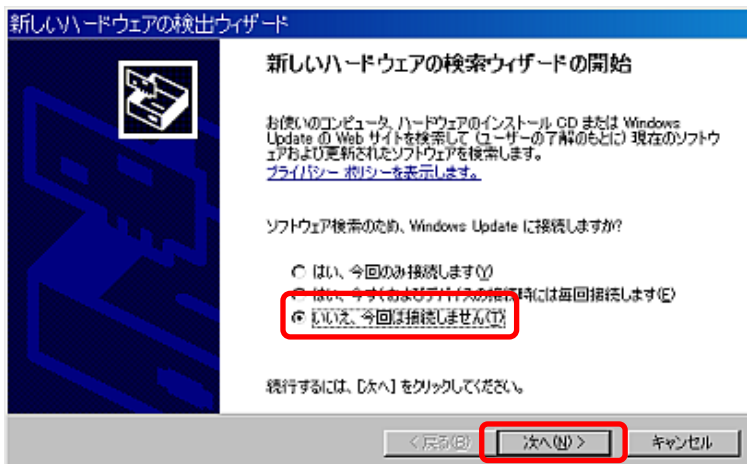

“新しいハードウェアの検出ウィザード”ウィンドウが表示されます。  
“いいえ、今回は接続しません”を選択後、  
【次へ】を選択。

⑮

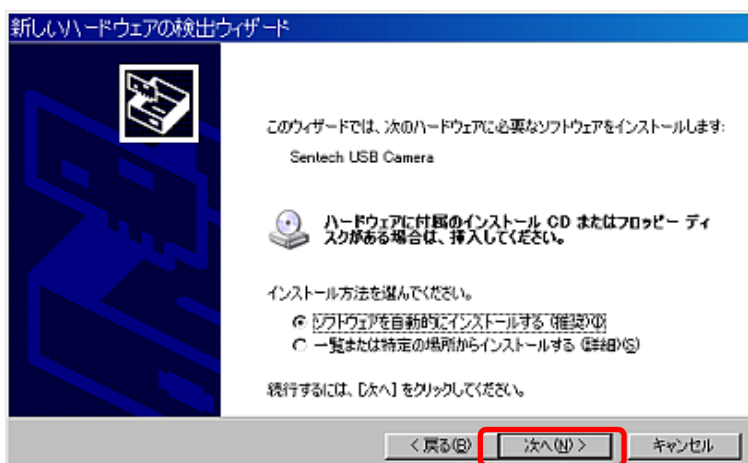

“ソフトウェアを自動的にインストールする”を選択後、  
【次へ】を選択。


次ページへ



## Ⅱ Windows XP(32bit 64bit) インストール

SAITOHKOUGAKU

①⑥

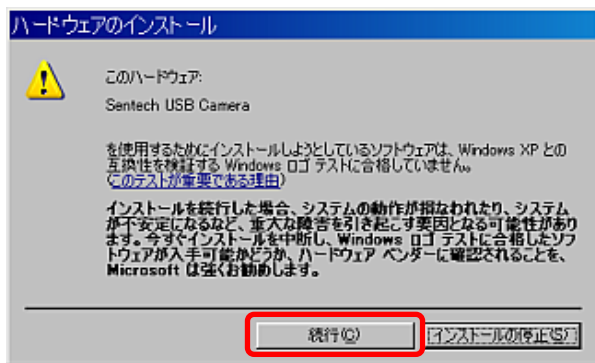


【続行】を選択

注意

【続行】を選択しないとインストールができません。

①⑦

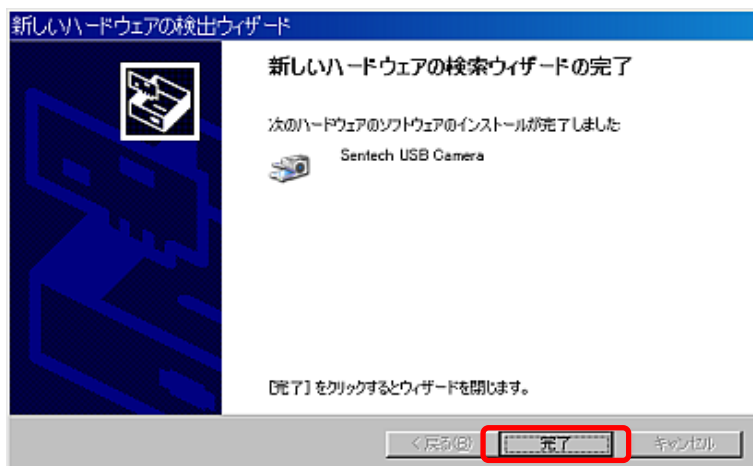

【完了】で終了

ドライバが正しくインストールされているか確認するにはこちら P20

# Ⅲ Windows Vista(32bit 64bit) インストール

SAITOHKOUGAKU

## 作業内容


- ① ～ ⑫ ドライバソフトウェアをインストールします。
- ⑬ マイクロスコープのカメラを認識させます。

## 手順

- ① 機種ごとのCD-ROM (ここではSKM-Z300B-1) をセットします。


※注意※ カメラは接続しないで下さい。

②

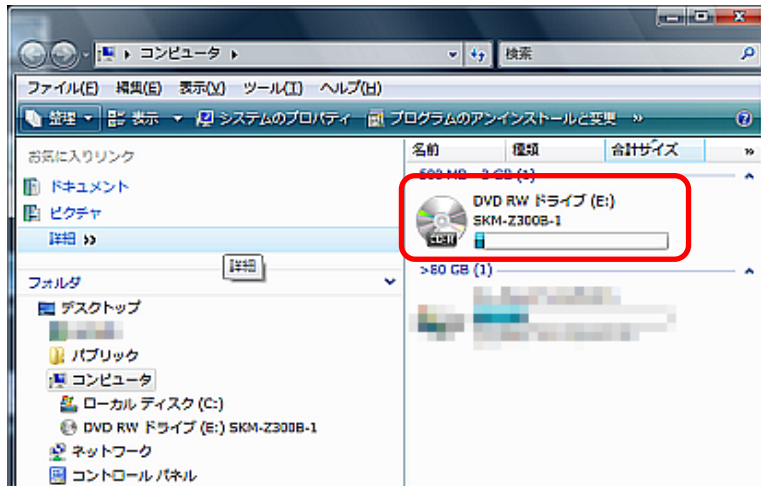


機種ごとのCD-ROM (ここではSKM-Z300B-1) をセットします。

③

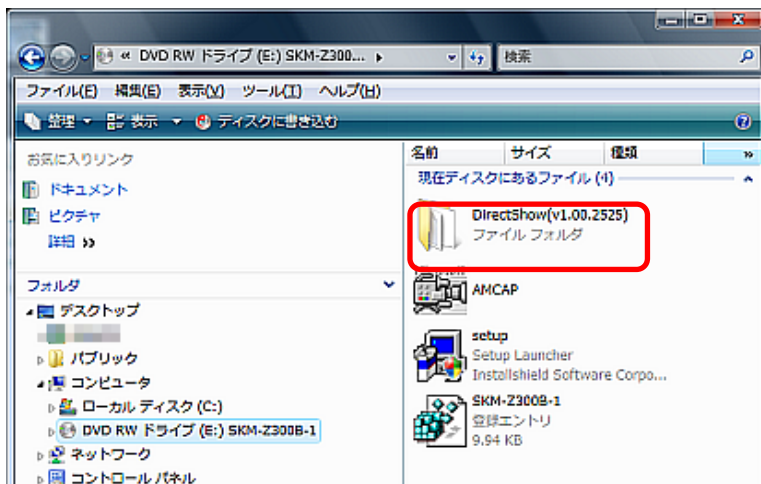

“DirectShow(v1.00.2525)” のフォルダを開きます。

④

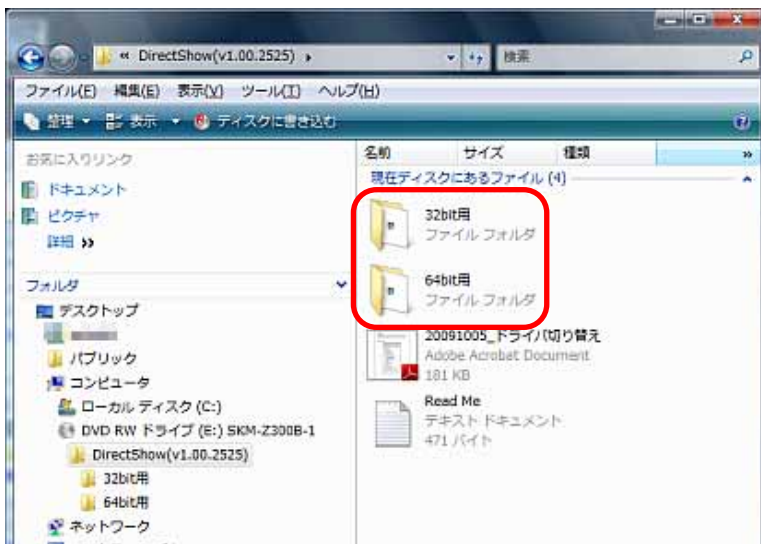

32bit版の場合

“32bit用” のフォルダを開きます。

64bit版の場合

“64bit用” のフォルダを開きます。

次ページへ


## Ⅲ Windows Vista(32bit 64bit) インストール SAITOHKOUGAKU

⑤




“ StStream\_x86.exe ” を実行します。

⑥

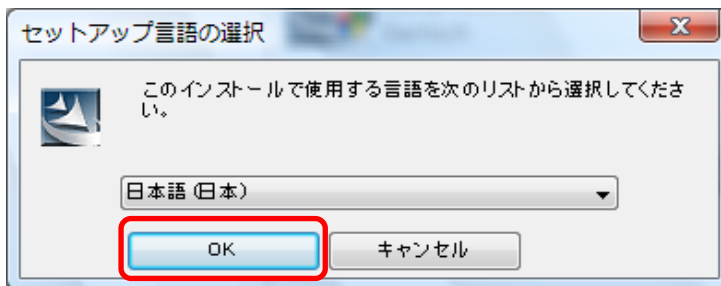


“ 日本語 ” を選択後、【OK】を選択します。

⑦

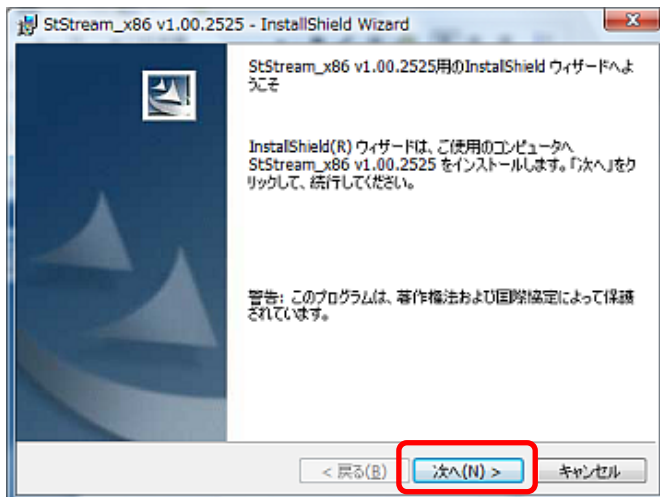

【次へ】を選択します。

⑧

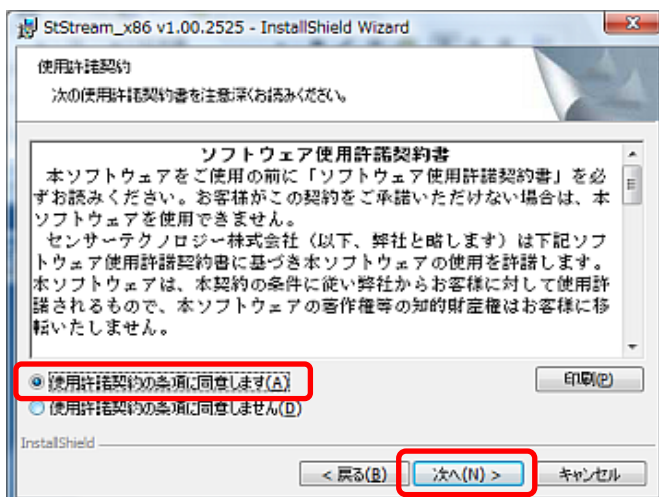


内容を確認後 “ 使用許諾契約の条項に同意します ” を選択後、【次へ】を選択。

次ページへ

### Ⅲ Windows Vista(32bit 64bit) インストール SATOHKOUGAKU

⑨

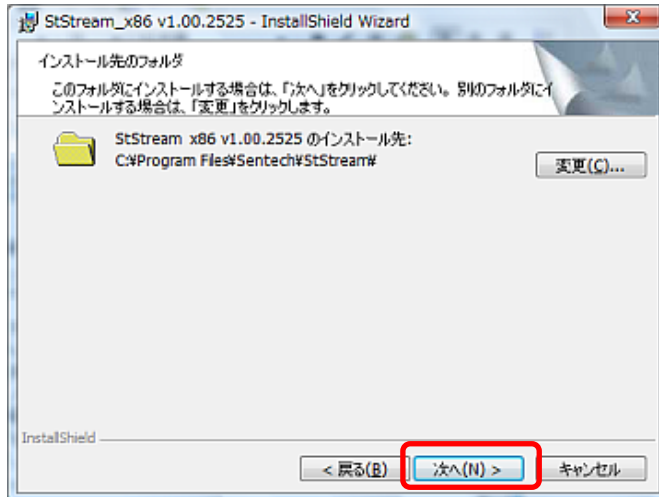


確認後【次へ】を選択します。

⑩



【インストール】を選択します。

⑪

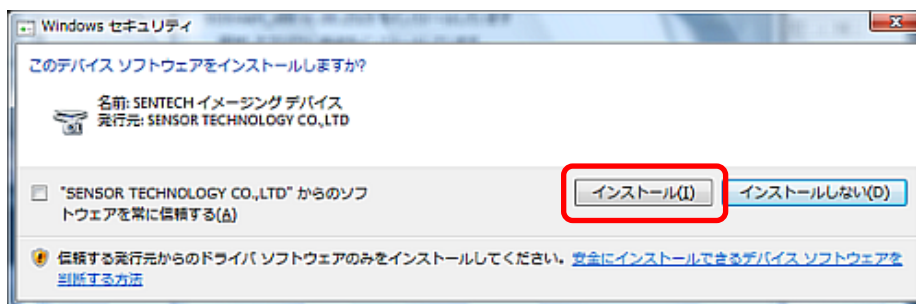


【インストール】を選択

注意

【インストール】を選択しないとインストールできません。

### Ⅲ Windows Vista(32bit 64bit) インストール SAITOHKOUGAKU

⑫

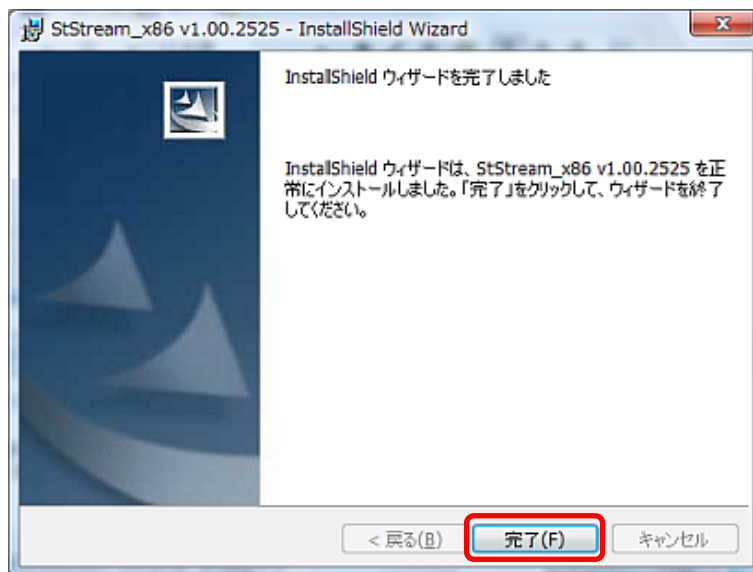


【完了】で終了

⑬

**【完了】後、カメラを接続して下さい。**

“新しいハードウェアが見つかりました”と表示され、自動的にインストールが開始されます。

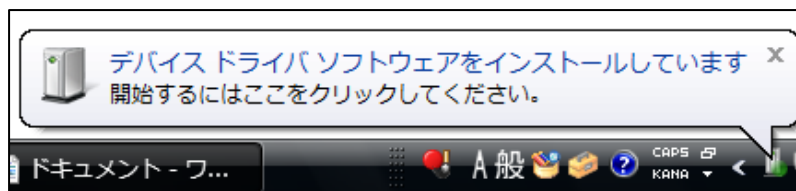

その後、



“デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました”と表示されればインストール成功です。



## IV Windows 7 (32bit 64bit) インストール

SAITOHKOUGAKU

### 作業内容


- ①～⑦ ドライバソフトウェアをインストールします。
- ⑧ マイクロスコプのカメラを認識させます。

### 手順


- ① 機種ごとのCD-ROM（ここではSKM-Z300B-1）をセットします。

**※注意※ カメラは接続しないで下さい。**


- ② “ DirectShow(v1.00.2525) ” のフォルダを機種ごとのCD-ROM（ここではSKM-Z300B-1）をセットします。

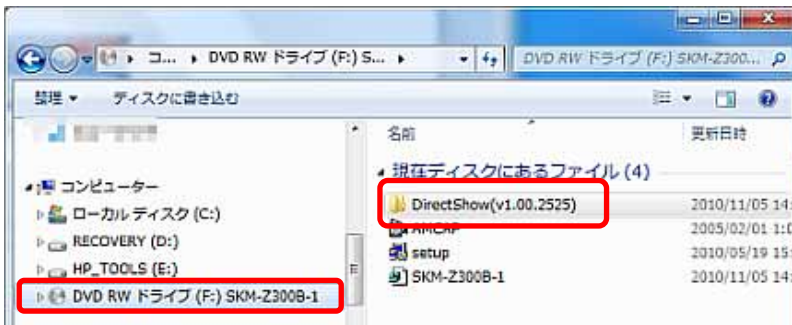


- ③ 32bit版の場合  
“ 32bit用 ” のフォルダを開きます。  
64bit版の場合  
“ 64bit用 ” のフォルダを開きます。

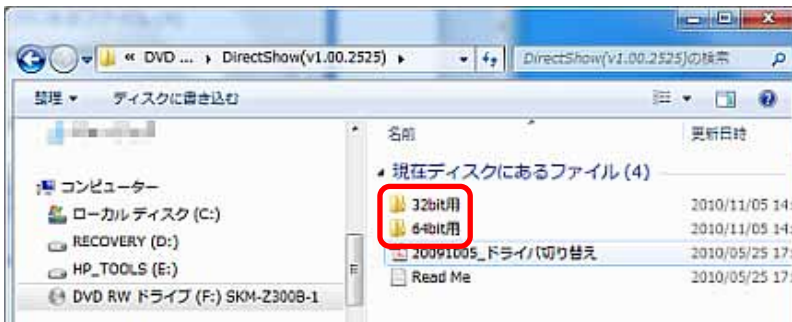

- ④ “ StStream\_x86.exe ” を実行します。

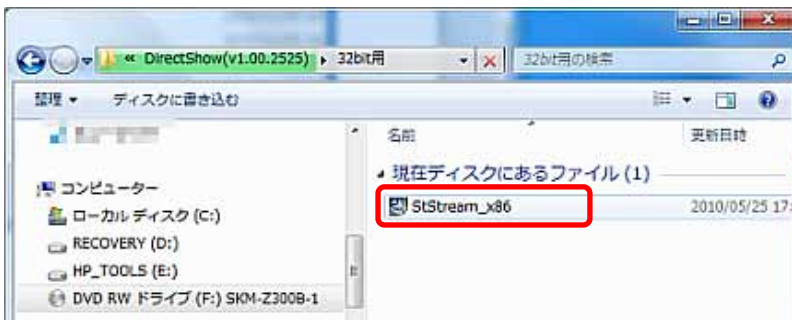

- ⑤ “ 日本語 ” を選択後、【OK】を選択します。

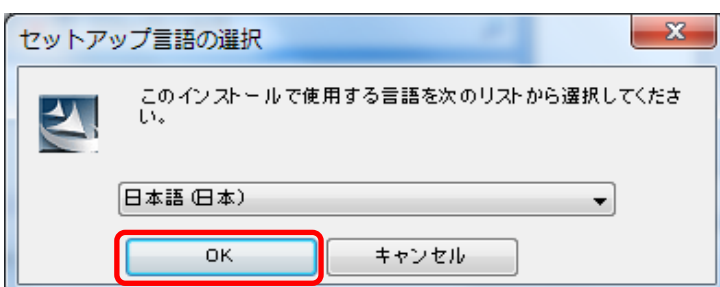

次ページへ

## IV Windows 7 (32bit 64bit) インストール

SAITOHKOUGAKU

⑥




【インストール】を選択

注意

【インストール】を選択しないとインストールできません。

⑦

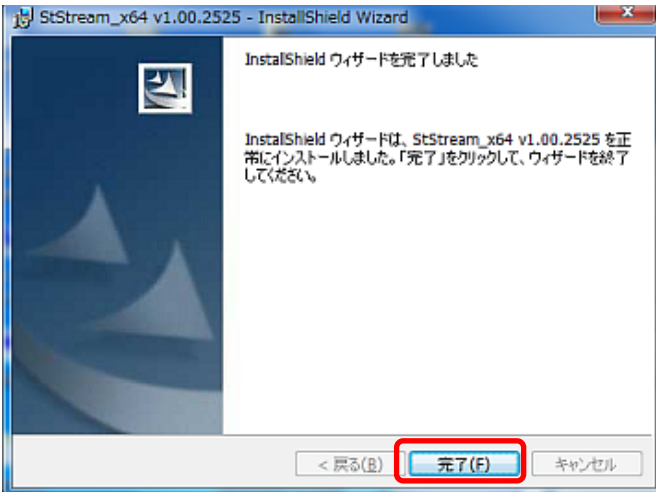


【完了】で終了


⑧

【完了】後、カメラを接続して下さい。

“新しいハードウェアが見つかりました”と表示され、自動的にインストールが開始されます。

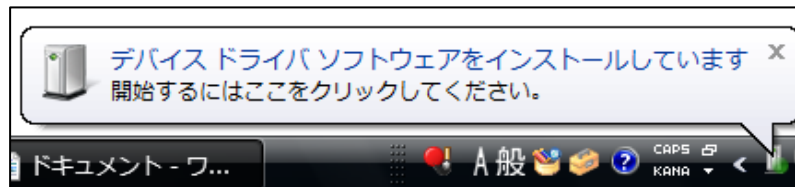

その後、

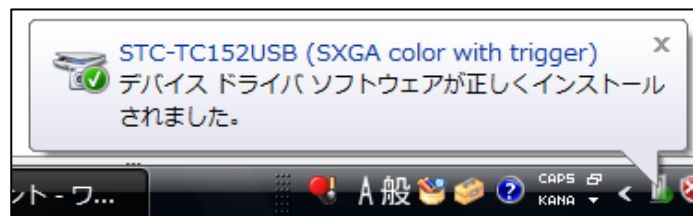

“デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました”と表示されればインストール成功です。

ドライバが正しくインストールされているか確認するにはこちら P20

# V SK-Viewer画像ソフトのインストール


## 作業内容

- ① ～ ⑥ SK-Viewerのインストール  
 ⑦ ～ ⑭ SK-Viewerの使用設定


## 手順

- ① 機種ごとのCD-ROM（ここではSKM-Z300B-1）をセットします。


- ② CD-ROMの場所を表示し、“ここではSKM-Z300B-1”（機種ごとの名称となります）を選択します。

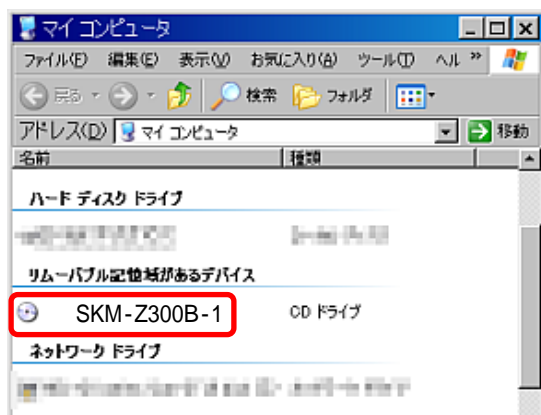


- ③ [setup.exe]をダブルクリックします。

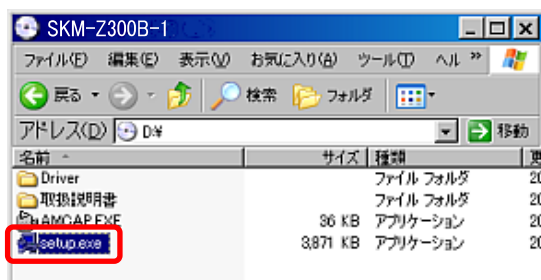

- ④ 内容ご確認後、【次へ】ボタンを選択します。

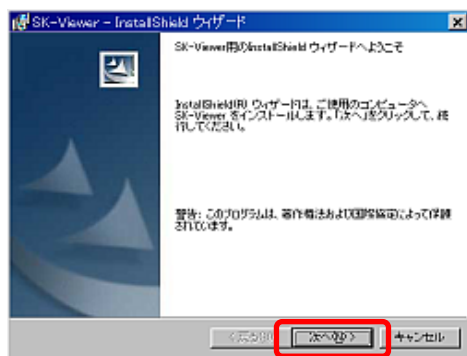

- ⑤ 【完了】ボタンでインストール完了です。

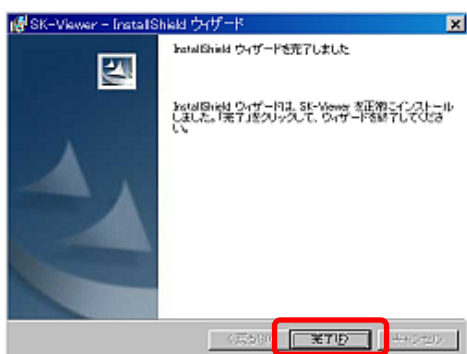

- ⑥ デスクトップのアイコンをダブルクリックで起動開始



次はカメラの調整値の設定




## V SK-Viewer画像ソフトのインストール

SATOHKOUGAKU


ここからはカメラの調整値の設定

⑦

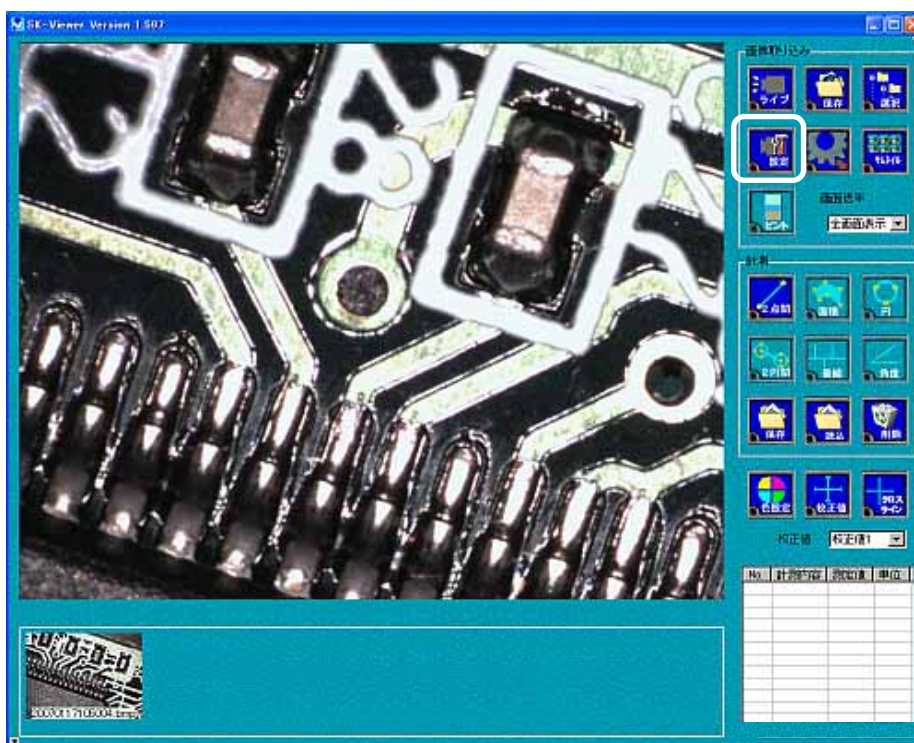


【設定】ボタンを選択

⑧

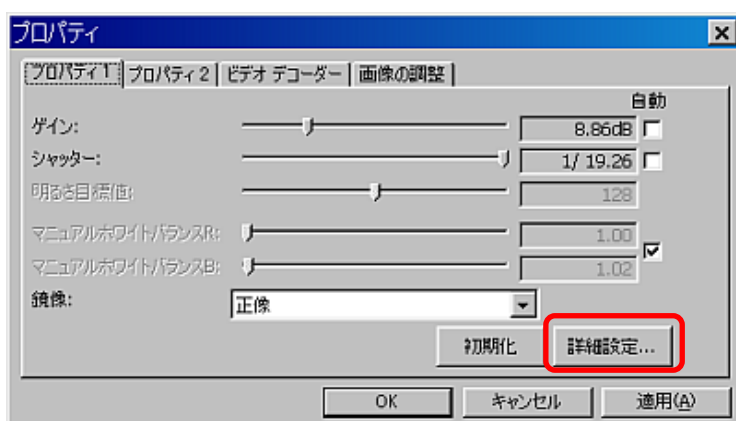

“プロパティ”のウィンドウが開きます。  
【詳細設定】ボタンを選択します。

⑨

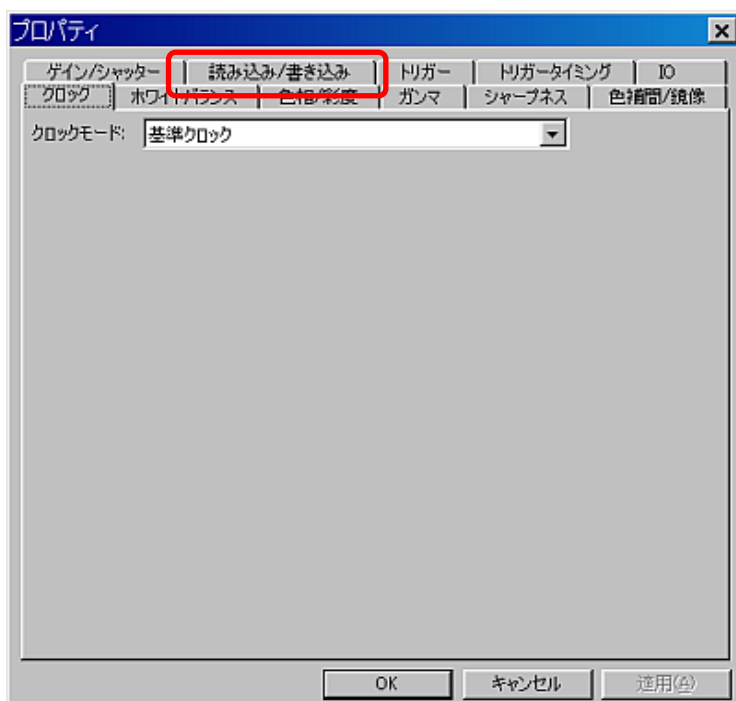


“読み込み/書き込み”のタブを選択します。

次ページへ

# V SK-Viewer画像ソフトのインストール


SATOHKOUGAKU

⑩

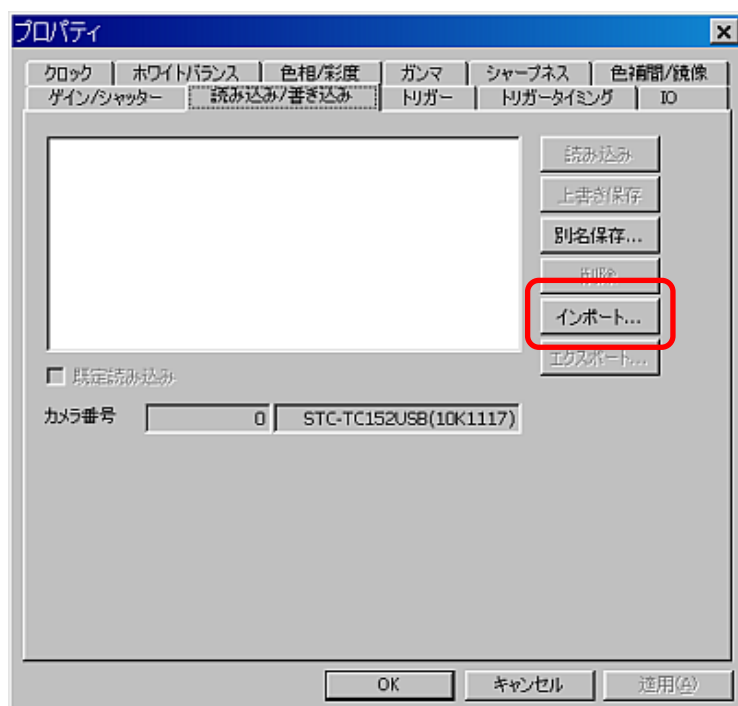


【インポート】ボタンを選択します。

⑪

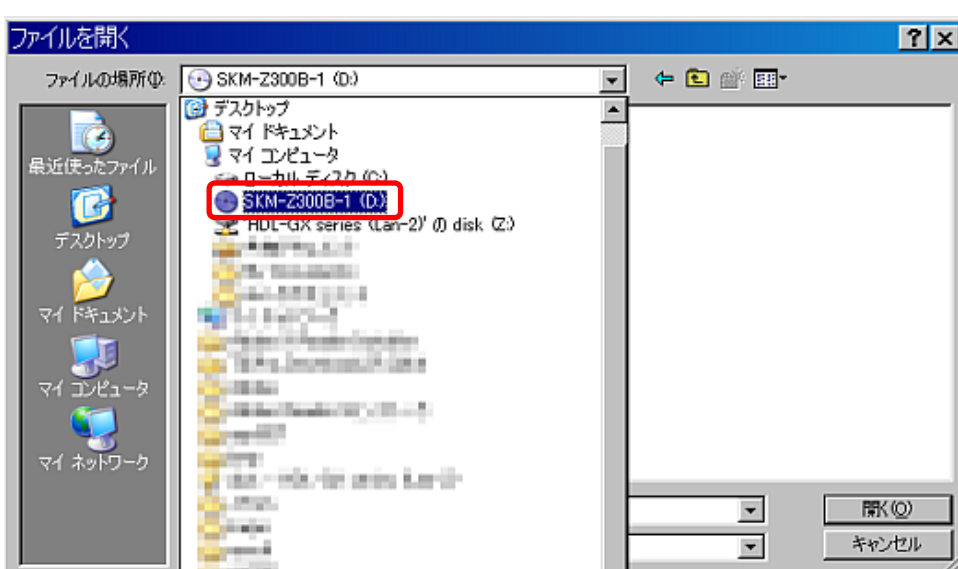

“CD-ROM”内を選択します。  
(ここではSKM-Z300B-1)

⑫

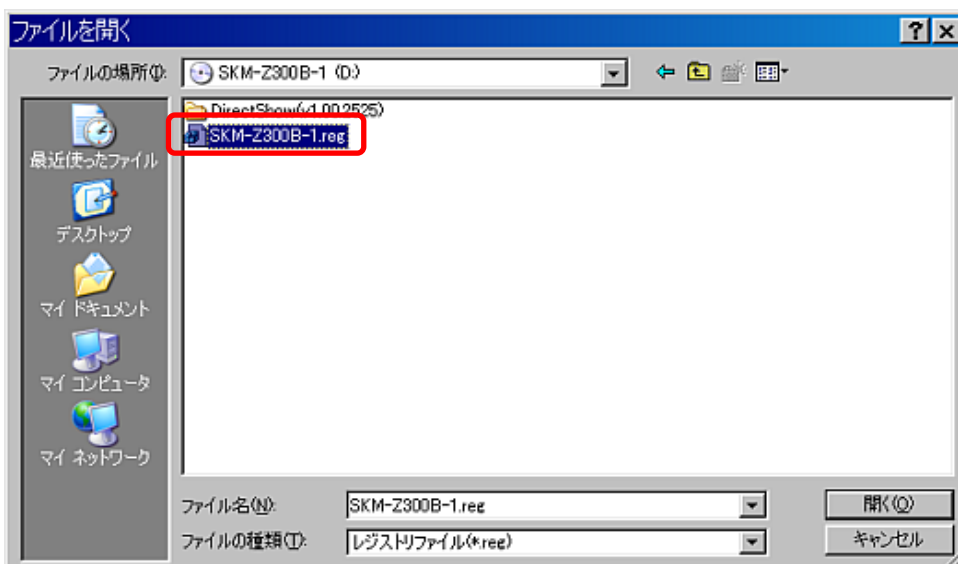


“SKM-Z300B-1.reg”を  
選択し、【開く】ボタンを選択  
します。

次ページへ

## V SK-Viewer画像ソフトのインストール

SATOHKOUGAKU

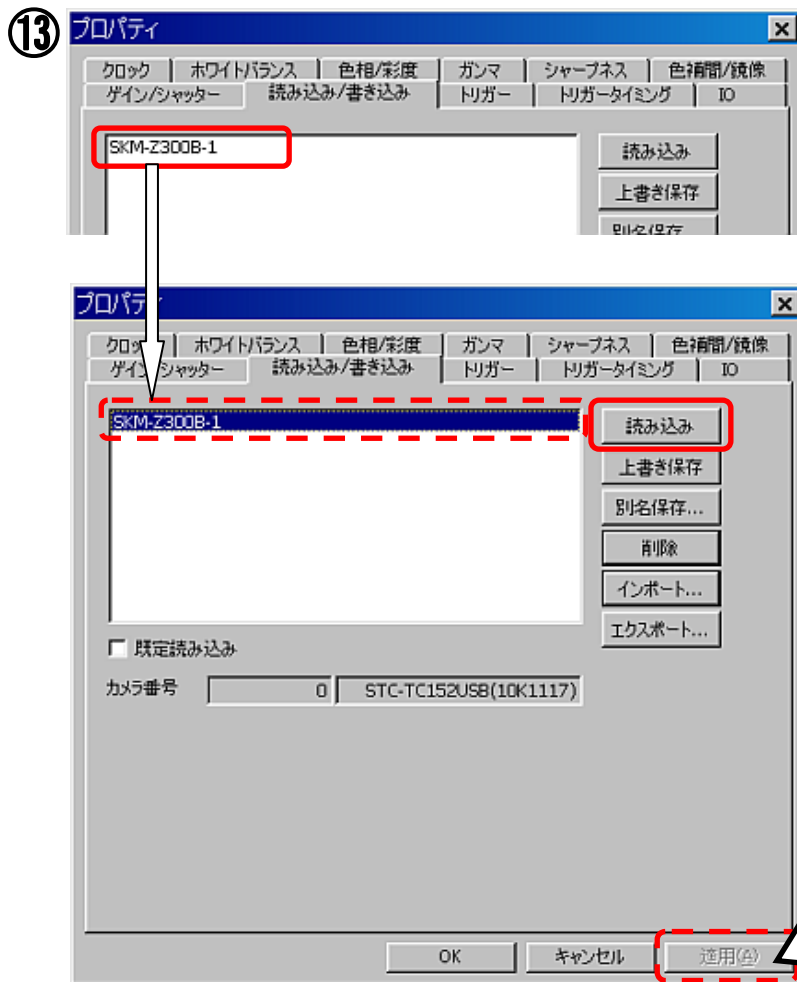


“SKM-Z300B-1”が表示されますので、選択して下さい。  
(選択すると、青く反転します。)

【読み込み】ボタンを選択します。  
読み込みはすぐ終わります。

その後、【適用】ボタンが選択できるようになります。  
【適用】ボタンを選択します。

読み込み終了すると【適用】ボタンが  
選択できるようになります。

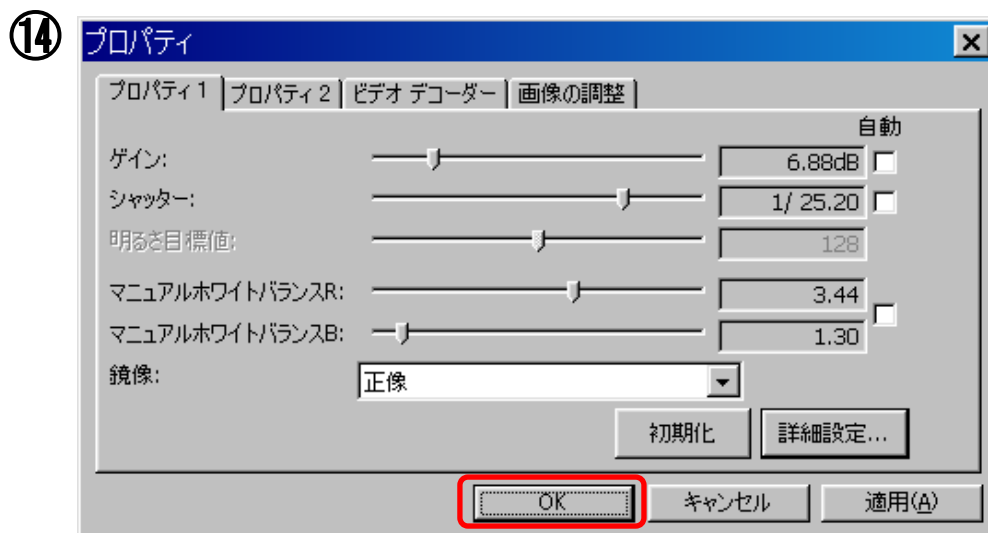

【OK】ボタンで設定終了です。

## VI インストールの確認方法

デバイスマネージャでインストールできているか確認できます。

Windows XPの場合


1. 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」を右クリック
2. 「プロパティ」をクリック
3. 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック  
「デバイスマネージャ」が表示されます。

Windows Vistaの場合

1. 「スタート」ボタン 「コンピュータ」を右クリック
2. 「プロパティ」をクリック
3. コントロールパネルのシステムのウィンドウが開きます。  
左端の「デバイスマネージャ」をクリック
4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。

Windows 7の場合

1. 「スタート」ボタン 「コンピュータ」を右クリック
2. 「プロパティ」をクリック
3. コントロールパネルのシステムウィンドウが開きます。  
左端の「デバイスマネージャ」をクリック
4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。

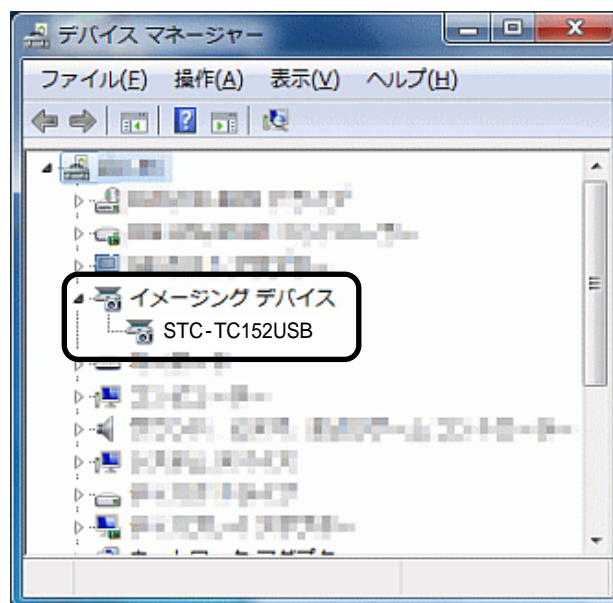

デバイスマネージャの中のイメージングデバイスの中に  
“STC-TC152USB”とあれば、インストールが完了してます。

もし、感嘆符などがついていた場合は、正しくインストールされておりません。  
その場合は、“STC-TC152USB”を右クリックし、“ドライバーの更新”を  
選択後、インストールを再度行ってください。



## 齊藤光学株式会社

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町250番地 山田ビル1F

TEL:045-871-7767

FAX:045-871-7742

E-mail:sales@saitohk.jp

<http://www.saitohk.com>