

AMCAP(動画保存ソフト)使用方法

動画保存ソフトですがマイクロソフトにてサンプルとして配布しているものを紹介いたします。

動画表示させる前に・・・


まず付属ソフトSK-Viewerでマイクロスコープの色の調整を行ってください。(別紙参照:色調整方法)

1.付属のCD-ROMをセットして下さい。

“AMCAP.EXE”を任意の場所にコピーし、ダブルクリックで起動して下さい。



2.画面が表示されます。(接続されているマイクロスコープの出力サイズで表示されます。)

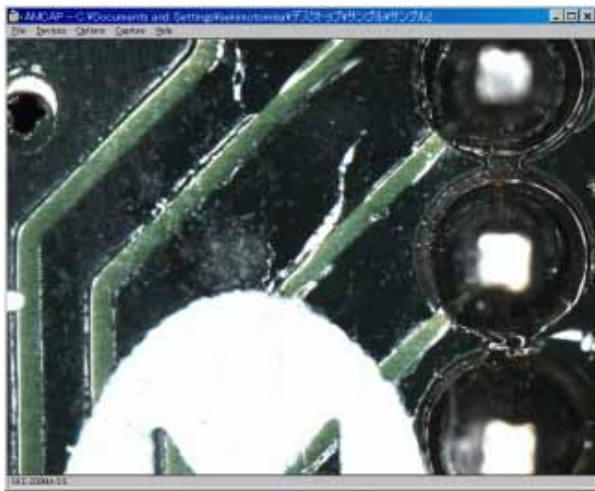

3.出力サイズの変更

[Option] [Video Capture Pin] “プロパティ”画面表示



出力サイズにより映像速度が変わります。
出力サイズが低いと映像が早いです。




裏面へ続く

AMCAP(動画保存ソフト)使用方法

表面より


4.保存フォルダを設定します。

保存するフォルダを選びます。

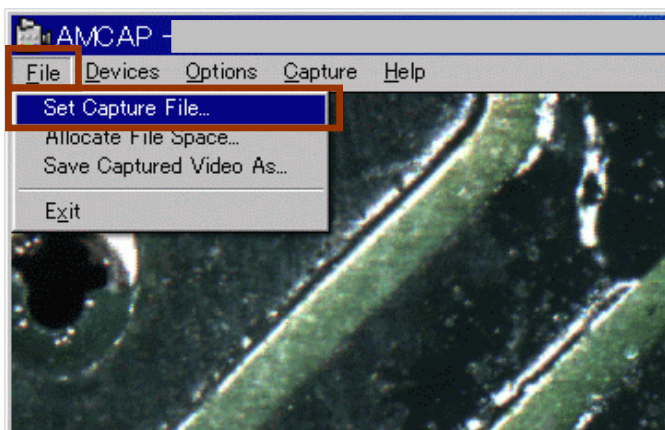

5.動画撮影を開始します。


[Capture] [Start Capture] “Ready to Capture” [OK] 撮影開始

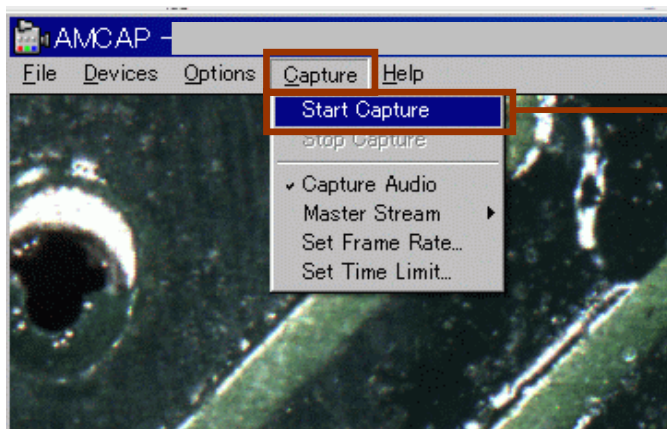

[OK]クリック後撮影が開始されます。

6.動画撮影を終了します。

[Capture] [Stop Capture] 撮影終了

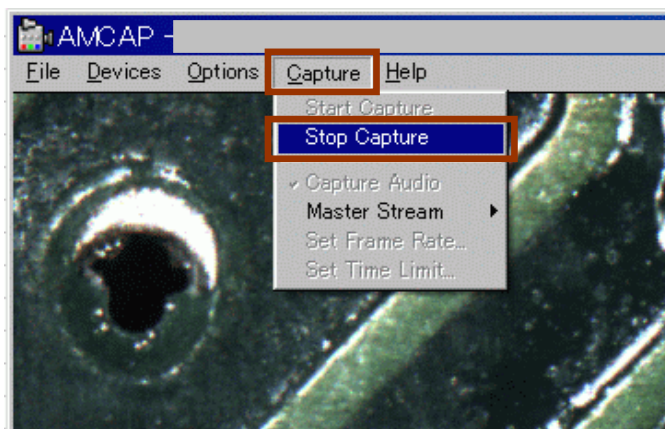

保存された動画ファイルの形式はavi形式です。